

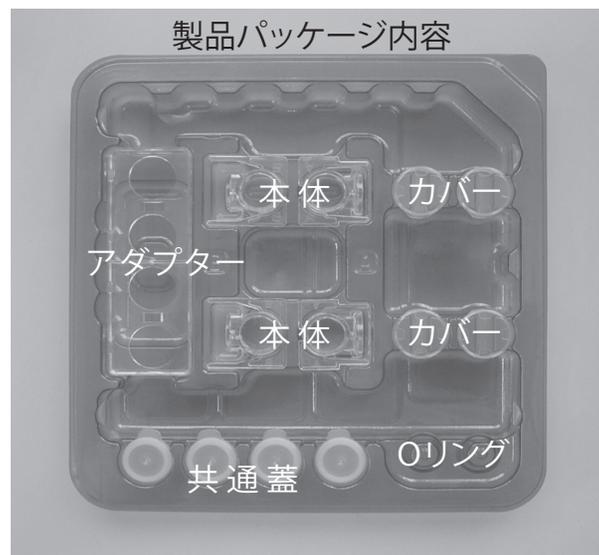


# NICO<sup>®</sup>-1 使用方法

- 共通蓋をご使用の際は、ツバ側を本体Bに、反対側を本体Aに、しっかり押し込んで装着して下さい。

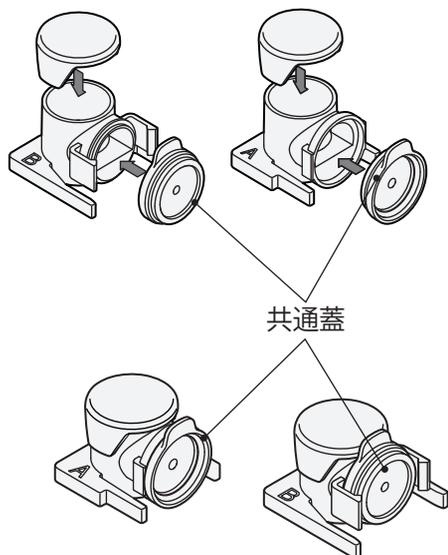


- 本体A・本体Bの接続には、培地等で濡らしたOリングを必ず使用し、水平に置いて行って下さい。Oリングを使用しない場合は液漏れする場合があります。

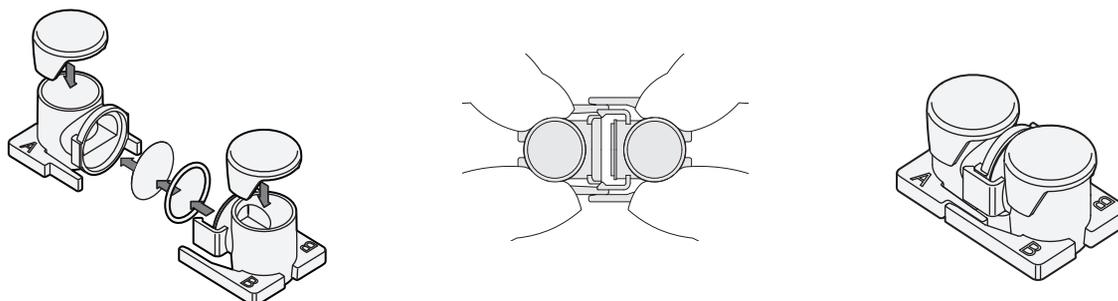

フィルターを使用する場合は、13mm径のフィルターをご使用下さい。また、フィルターも培地等で濡らして下さい。セット時にフィルターが破れないように注意してお取り扱いください。

- 接続後はアダプターに装着してご使用下さい。

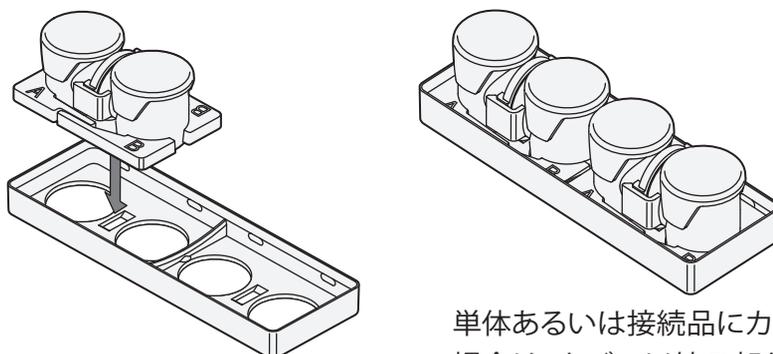

単体あるいは接続品にカバーを被せた状態で、移動させる場合は、カバー以外の部分を保持して下さい。