
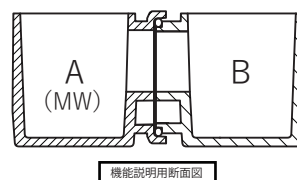


接続式細胞培養容器 NICO®-1 フィルター 0.6

- 容器の間に NICO-1 専用フィルターを挿入することが可能で、細胞が混じりません。
- 培養上清中の蛋白等が自然に拡散するため、細胞同士の自然な相互作用観察に最適です。
- フィルターによって注意が必要です。 Fig.Bをご参照ください。


振とうの有無による蛋白の透過率に大きな違いはありませんでした。
市販のA社及びNICO-1用フィルターで確認を行いました。

Fig.A

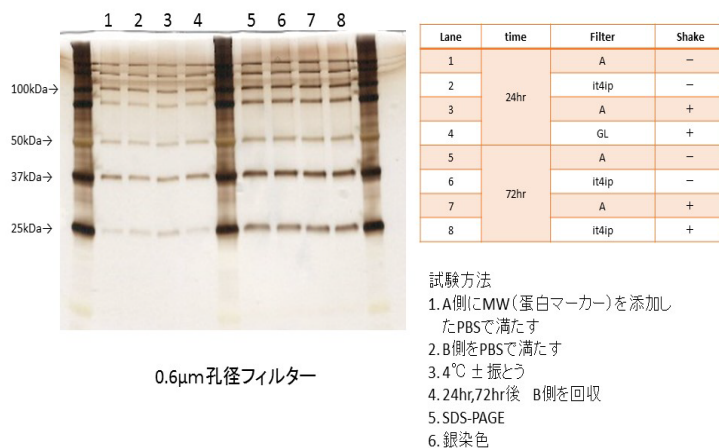

フィルターによっては、注意が必要です。例えば市販のセルロース製フィルターでは、目的とするサイズ以上のものが検出されることがあります。

Fig.B

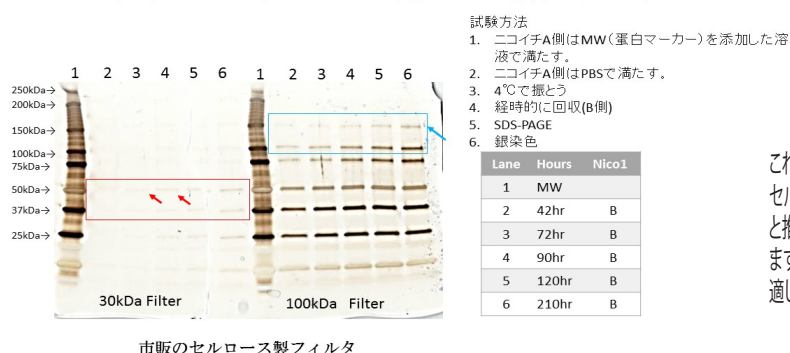

これらの結果は、時間とともに、製品が変性したことが原因でセルロース製フィルターは長時間使用を想定した製品ではないと推定されます。NICO-1は、市販の任意のフィルターが使用できますが、お使いになるフィルターの用途、用法、目的の実験系に適しているかどうかをご確認の上、御利用ください。

製品名	容量	型番	内容	定価
NICO-1	10 セット (A・B接続体2個×10セット)	2501-02	1セットには、A本体2個、B本体2個、Oリング2個、共通蓋4個、カバー4個が含まれています。フィルターは含まれていません。必要に応じて市販の13mmの円形フィルターをご使用ください。	58,000 円
NICO-Filter 0.6	100 枚 / セット	2525-01	it4ip 社作成の NICO-1 専用フィルターです。ポリカーボネート製で、孔径は、0.6µmです。蛋白等が比較的低吸収の Track Etched Membrane です。一般的な培養細胞が通過しない孔径ですが、目的とする実験系に合わせて、そのご使用について御判断ください。	23,000 円

NICO-1 及び NICO-1 フィルター

総販売元：株式会社ギンレイラボ <http://www.ginreilab.jp>

NICO-1

製造元：伸晃化学株式会社 <http://www.shinko-ccl.co.jp>

NICO-1 フィルター

製造元：it4ip (ベルギー) <http://www.it4ip.be>

注) で使用のフィルターが、目的とする実験に適しているかどうか、あらかじめご確認の上、フィルターをご使用ください。

※ 2016 年 4 月現在の定価です。消費税は含まれておりません。

※ 価格、仕様等は予告なしに変更する場合がございます。予めご了承ください。

※ NICO シリーズ製品は、人間(治療、診断、その他)に直接使用できません。

※ NICO-1 は、底面の厚みのために、倒立顕微鏡で 20 倍から 40 倍程度までの観察が可能です。

※ 高倍率で観察を希望される方は、今後発売予定の高倍率用 NICO-1 を御利用ください。

※ 購入に関しては、販売代理店にお問い合わせください。

※ お試し使用目的に1セット毎での販売も行っております。代理店までお問い合わせください。

販売代理店



各種情報は

NICO-1

検索

でチェック