


規格外のフィルターを使用する方法



弊社共培養容器は、13mm径の円形フィルターが使用できますが、規格外のフィルターを使用したい場合は、ポンチを使用してサイズを合わせます。市販のポンチ13mm径を購入してください。ポンチは、洗淨・アルコール滅菌して使います。

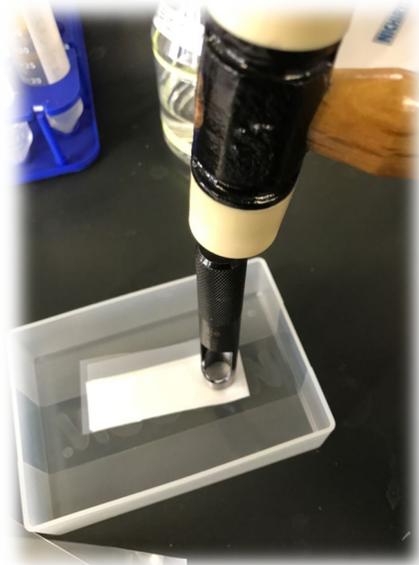

チップ入れの蓋などを利用して、打ち抜き過ぎても実験機が傷付かないように気をつけます。木槌等で叩いて打ち抜きます。最初はコツが必要ですが、慣れれば簡単です。



ぴったりのサイズにはまります！
フィルターは、
70%エタノールで
滅菌します。

